



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
چندی ناپور اهواز

دانشکده داروسازی

فرایند مربوط به محیط های حاوی میکروارگانیسم

- ۱- در کیسه های مخصوص پلی اتیلن گذاشته شود و درب ظرف بسته شود (کیسه ها مقاوم به حرارت و دفورمه هستند).
- ۲- قرار دادن این کیسه ها در اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه.
- ۳- پس از اتمام پروسه لاشه و باقی مانده محیط های حاوی میکروارگانیسم (باکتری و قارچ) قابل افزودن به زباله های شهری می باشد.

ضمائم:

- این پروسه در خصوص پتری هایی است که یکبار مصرف و قابل ذوب شدن می باشند.
- در صورتیکه از پتری و ظروف شیشه ای چندبار مصرف استفاده گردد بعد از انجام پروسه شماره ۲ ظروف قابل شستشو و استفاده مجدد می باشد.

